


Durchführung eines Röhrchentests

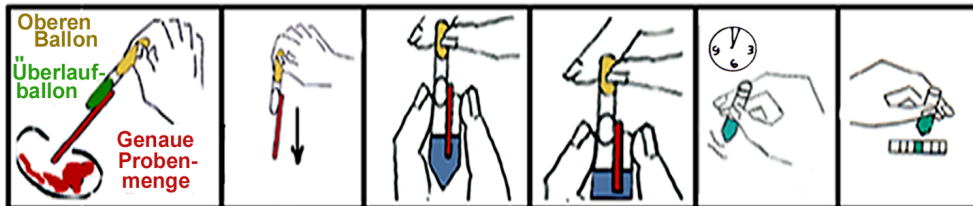

Drücken Sie den oberen Ballon des Probenahmegeräts. Tauchen Sie die Probenahmespitze in Wein, Most oder Saft ein. Lassen Sie den oberen Ballon los.

Entfernen Sie alle zusätzlichen Tropfen von der Aussenseite des Probenahmegeräts durch Abwischen des Röhrchens mit der Hand bzw. mit einem Tuch (einmaliges Abwischen nach unten). Es handelt sich um einen sehr genauen Test. Zusätzliche Flüssigkeit könnte in ein falsches Ergebnis resultieren.

Öffnen Sie das Röhrchen. Tauchen Sie die Spitze des Probenahmegeräts in die Flüssigkeit ein.

Drücken Sie den oberen Ballon, so dass Wein, Most oder Saft abgegeben wird. Lassen Sie den Ballon erst nach dem Herausnehmen des Probenahmegeräts aus der Flüssigkeit bzw. Probe zu vermeiden.

Stecken Sie den Stöpsel wieder ein und schütteln Sie das Röhrchen ein- bis zweimal. Bei titrierbarer Säure 30 Sekunden lang.

Vergleichen Sie die Farbe der Flüssigkeit mit dem Farbdigramm.



SCHNELL TESTS

Führend bei anwenderfreundlichen Weinchemietests

Gesamtsäure Protokoll

Charge/Anbaubereich _____

Termine	Tester- gebnisse	(g/L Weinsäure)			9.5	9.0	8.5	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0
		11.0	10.5	10.0								

Zielwerte in Grau. Beilagen enthalten weitere Informationen.

Dem Ordner einer Charge beifügen.

Kommentare-

www.ACCUVIN.com